

## MethoCult™ Cell Wash Medium

REF 87700

100 mL

### ENGLISH

### INTENDED USE

MethoCult™ Cell Wash Medium is intended for use in the preparation of human hematopoietic cell samples for colony-forming unit (CFU) assays using MethoCult™ methylcellulose medium. The medium is used to wash cells and as a cell diluent, and is suitable for use with human bone marrow (BM), mobilized peripheral blood (MPB), peripheral blood (PB) and cord blood (CB) samples.

### PRODUCT DESCRIPTION

MethoCult™ Cell Wash Medium is an accessory product for use with MethoCult™ GF Methylcellulose Medium with Recombinant Cytokines (Catalog #84434, 84435, 84444, 84445, 84535, 84545, 84534, 84544) and MethoCult™ Express (Catalog #04437).

#### Components include:

- Fetal bovine serum
- Iscove's MDM

### QUALITY CONTROL

MethoCult™ Cell Wash Medium is filter-sterilized and dispensed using aseptic technique. The fetal bovine serum used has been pre-screened for suitability for human CFU culture. Each batch of MethoCult™ Cell Wash Medium is sterility tested according to USP methods. A Certificate of Analysis is available upon request.

### STABILITY AND STORAGE

Store at -15 to -25°C. Product stable at -15 to -25°C until expiry date (EXP) on label. Stable for one month if stored at 2 - 8°C.

Do not repeatedly freeze and thaw.

### WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. For professional use only.
2. This product is for in vitro diagnostic use.
3. This product should be handled by trained personnel observing good laboratory practices. Once human cells are combined with the product, treat as potentially biohazardous. Handling of

reagents and disposal of waste should observe all local, state or national regulations.

4. This product is a potential irritant to eyes, respiratory system, and skin. This product may also be harmful if ingested. Avoid exposure through skin, eye contact, inhalation, and ingestion. May cause allergic reaction in sensitized individuals.

### HANDLING AND DIRECTIONS FOR USE

1. Thaw bottles of MethoCult™ Cell Wash Medium overnight under refrigeration (2 - 8°C) or place at room temperature (15 - 25°C) until thawed. Thawed medium may be stored at 2 - 8°C for up to one month if sterile conditions are maintained.
2. Human cell samples are processed according to individual laboratory requirements. It is recommended that cell samples are washed and diluted in MethoCult™ Cell Wash Medium.
3. Hematopoietic CFU assays are carried out according to procedures given on the Instructions for Use of MethoCult™ GF Methylcellulose Medium with Recombinant Cytokines products listed in Product Description.

### TECHNICAL ASSISTANCE

For technical support please contact us by email at [techsupport@stemcell.com](mailto:techsupport@stemcell.com) or call either **+1.604.877.0713** or the European Toll-Free number 00800 7836 2355. For more information please visit [www.stemcell.com](http://www.stemcell.com).

If you require a printed copy or a translated version of this document in a certain language please contact technical support.

EC REP MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany

|                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REF<br>Catalog or reference number                                                                                             | LOT<br>Batch code                                                                                                                      | <br>Use by:<br>YYYY-MM                    |
| <br>Caution, consult accompanying documents | IVD<br>In Vitro Diagnostic Medical Device                                                                                              | <br>For storage within temperature limits |
| CE<br>CE Mark                                                                                                                  | <br>Manufacturers identification (name & address) | EC REP<br>Authorized EC representative in the European Community                                                               |

**MethoCult™ Cell Wash Medium****REF 87700****100 mL****UTILISATION CONSEILLÉE**

Le milieu MethoCult™ Cell Wash (MethoCult™ Cell Wash Medium) est destiné à la préparation d'échantillons de cellules hématopoïétiques humaines pour le test des colony-forming unit (CFU) en milieu de méthylcellulose MethoCult™. Le milieu est utilisé pour laver et diluer les cellules issues de moelle humaine (BM), de sang périphérique mobilisé (MPB), de sang périphérique (PB) et de sang de cordon ombilical (CB).

**COMPOSITION**

Le milieu MethoCult™ Cell Wash est un produit annexe aux MethoCult™ GF Methylcellulose Medium with Recombinant Cytokines (Référence N° 84434, 84435, 84444, 84445, 84535, 84545, 84534, 84544) et MethoCult™ Express (Référence N° 04437).

**Le MethoCult™ Cell Wash contient:**

- Sérum bovin fœtal
- Iscove's MDM

**CONTRÔLE DE LA QUALITÉ**

Le milieu MethoCult™ Cell Wash est stérilisé par filtration et aliquoté en utilisant des techniques aseptiques. Le sérum bovin fœtal a été pré-sélectionné pour son activité optimale dans la culture des CFU humaines. La stérilité de chaque lot de MethoCult™ Cell Wash est vérifiée selon les méthodes USP. Un certificat d'analyse est disponible sur demande.

**CONSERVATION ET STABILITÉ**

Conserver entre -15 et -25°C. Produit stable entre -15 et -25°C jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette. Stable 1 mois à 2 à 8°C.

Ne pas répéter les cycles de congélation et de décongélation.

**MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS**

1. Utilisation strictement réservée à des professionnels.
2. Réservé à un usage de diagnostic in vitro.
3. Ce produit doit être manipulé par des personnes formées, observant les règles des bonnes pratiques de laboratoire. Le produit doit être considéré comme potentiellement dangereux dès que des cellules humaines y ont été ajoutées. La manipulation des réactifs et l'élimination des déchets doivent

suivre la réglementation en vigueur localement ou au niveau national.

4. Ce produit peut être irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. Ce produit peut être dangereux s'il est ingéré. Éviter toute exposition de la peau, tout contact avec les yeux, l'inhalation ou l'ingestion. Le produit peut engendrer des réactions allergiques chez les sujets sensibilisés.

**MANIPULATION ET MODE D'EMPLOI**

1. Décongeler le flacon de MethoCult™ Cell Wash à froid (2 à 8°C) pendant une nuit ou à température ambiante (15 - 25°C). Le milieu décongelé peut être conservé entre 2 et 8°C pendant 1 mois maximum dans la mesure où il a été manipulé de façon stérile.
2. Les méthodes de préparation des cellules varient selon les impératifs de chaque laboratoire. Il est recommandé de laver et de diluer les cellules avec le milieu MethoCult™ Cell Wash.
3. Les cultures de CFU sont effectuées selon les instructions d'utilisation des milieux de méthylcellulose avec cytokines recombinantes MethoCult™ GF listés au paragraphe Composition.

**ASSISTANCE TECHNIQUE**

Pour joindre l'assistance technique, veuillez nous contacter par email à l'adresse : [techsupport@stemcell.com](mailto:techsupport@stemcell.com) ou par téléphone au numéro: **+1.604.877.0713**, ou le numéro sans frais européenne: **00800 7836 2355**.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site: [www.stemcell.com](http://www.stemcell.com).

Si vous avez besoin d'une copie en une certaine langue de ce document, veuillez contacter l'assistance technique.

**EC REP MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany

|                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b><br>Référence du catalogue                                                                                         | <b>LOT</b><br>Numéro de lot                                                                                          | <br>Utiliser avant:<br>YYYY-MM |
| <br>Attention: voir notice d'instructions | <b>IVD</b><br>Dispositif médical de diagnostic in vitro                                                              | <br>Limites de températures    |
| <br>Marquage CE                           | <br>Fabriquant (nom et adresse) | <b>EC REP</b><br>Représentant autorisé dans la Communauté européenne                                                |




**STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | [www.stemcell.com](http://www.stemcell.com)**

**For Technical Assistance**

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

e-mail: [techsupport@stemcell.com](mailto:techsupport@stemcell.com)

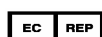

**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #28984

Version 2.1.1

2015

# MethoCult™ Cell Wash Medium

REF 87700

100 mL

## USO PREVISTO

El medio de lavado de células MethoCult™ (MethoCult™ Cell Wash Medium) ha sido concebido para ser usado en la preparación de muestras de células hematopoyéticas humanas para ensayos de unidades formadoras de colonias (CFU) usando medio de metilcelulosa MethoCult™. Dicho medio se usa para lavar las células y para preparar diluciones celulares, y también resulta adecuado para utilizarlo con muestras humanas de médula ósea (MO), sangre periférica movilizada (SPM), sangre periférica (SP) y sangre de cordón umbilical (SC).

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El MethoCult™ Cell Wash Medium es un producto accesorio concebido para ser usado con MethoCult™ GF Methylcellulose Medium with Recombinant Cytokines (n.º de catálogo 84434, 84435, 84444, 84445, 84535, 84545, 84534, 84544) y MethoCult™ Express (n.º de catálogo 04437).

### Los componentes incluyen:

- Suero fetal bovino
- Iscove's MDM

## CONTROL DE CALIDAD

El MethoCult™ Cell Wash Medium es esterilizado por filtración y se dispensa de forma aséptica. La compatibilidad del suero fetal bovino para su uso en el cultivo de CFU humanas ha sido previamente comprobada. La esterilidad de cada lote de MethoCult™ Cell Wash Medium es comprobada de acuerdo con los métodos USP. Está disponible un certificado de análisis previa solicitud.

## ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar entre -15 y -25°C. El producto permanece estable a una temperatura de entre -15 y -25°C hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Estable durante un mes si se conserva a 2 - 8°C.

No congelar y descongelar repetidamente.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Sólo para usuarios profesionales.
2. Este producto está para uso diagnóstico in vitro.
3. Este producto deberá ser manipulado por personal formado y respetando las buenas prácticas de laboratorio. Una vez que el producto se combina con células humanas, deberá ser tratado como material con riesgo de peligro biológico. La manipulación de los reactivos y la eliminación de los residuos deberán realizarse de acuerdo con las normas locales, estatales o nacionales.
4. Este producto es potencialmente irritante para ojos, sistema respiratorio y piel. Este producto puede también ser peligroso si es ingerido. Debe evitarse la exposición al producto a través de la piel, el contacto con los ojos, su inhalación e ingestión. Puede provocar reacciones alérgicas en individuos sensibilizados.

## MANIPULACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO

1. Descongelar la botella de MethoCult™ Cell Wash Medium durante la noche en el refrigerador (2 - 8°C) o a temperatura ambiente (15 - 25°C) hasta su descongelación. Una vez descongelado, el medio deberá ser conservado a 2 - 8°C hasta un máximo de un mes si se mantienen las condiciones de esterilidad.
2. Las muestras de células humanas son procesadas de acuerdo con las necesidades de cada laboratorio. Se recomienda que las muestras de células sean lavadas y diluidas con medio de MethoCult™ Cell Wash Medium.
3. Los ensayos de CFU hematopoyéticas se llevan a cabo de acuerdo con los procedimientos indicados en las Instrucciones de uso de medios de metilcelulosa MethoCult™ GF con citoquinas recombinantes indicadas en la Descripción del producto.



STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | [www.stemcell.com](http://www.stemcell.com)

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

e-mail: [techsupport@stemcell.com](mailto:techsupport@stemcell.com)



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #28984

Version 2.1.1

2015

ASISTENCIA TÉCNICA

Si necesita asistencia técnica, envíenos un correo electrónico a techsupport@stemcell.com o llame al +1.604.877.0713, o llame al número gratuito Europea 00800 7836 2355.

Para más información, entre en www.stemcell.com.

Si necesita una copia impresa o una versión de este documento traducido a un determinado idioma, no dude en ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

EC REP MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>REF</div> <div>Número de catálogo o de referencia</div>                                                                                         | <div>LOT</div> <div>Código de lote</div>                                                                                                                   | <div></div> <div>Usar hasta: AAAA-MM</div>                        |
| <div></div> <div>Precaución, consultar los documentos adjuntos</div> | <div>IVD</div> <div>Equipo médico para diagnóstico in vitro</div>                                                                                          | <div></div> <div>Conservar dentro del rango de temperaturas</div> |
| <div></div> <div>Marca CE</div>                                      | <div></div> <div>Identificación del fabricante (nombre y domicilio)</div> | <div>EC REP</div> <div>Representante autorizado para la Comunidad Europea</div>                                                                    |

 STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance  
Tel: +1.604.877.0713  
European Toll-Free Number: 00800 7836 2355  
e-mail: techsupport@stemcell.com

EC REP MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover • Germany



**MethoCult™ Cell Wash Medium****REF 87700****100 mL****UTILIZZO**

Il terreno di lavaggio MethoCult™ (MethoCult™ Cell Wash Medium) è utilizzato nella preparazione dei campioni di cellule emopoietiche umane che serviranno per eseguire i test colony-forming unit (CFU) con il terreno in metilcellulosa MethoCult™. Il terreno di lavaggio è utilizzato per lavare le cellule e per risospenderle. È idoneo per campioni di midollo osseo umano (BM), sangue periferico mobilizzato (MPB), sangue periferico (PB) e sangue di cordone ombelicale (CB).

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Il MethoCult™ Cell Wash Medium è un prodotto accessorio da utilizzare con MethoCult™ GF Methylcellulose Medium with Recombinant Cytokines (Catalogo #84434, 84435, 84444, 84445, 84535, 84545, 84534, 84544) e MethoCult™ Express (Catalogo #04437).

**Componenti presenti:**

- Siero bovino fetale
- Iscove's MDM

**CONTROLLI DI QUALITÀ**

Il MethoCult™ Cell Wash Medium è filtrato e dispensato in condizioni sterili. Il siero fetale bovino incluso è stato testato e selezionato a monte sulle colture CFU. Ogni lotto di MethoCult™ Cell Wash Medium è testato per la sterilità secondo i metodi USP. Il Certificato di analisi è disponibile su richiesta.

**CONSERVAZIONE E STABILITÀ**

Conservare a temperature comprese tra -15°C e -25°C. Prodotto stabile a -15 e -25°C fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta. Stabile per un mese se conservato a 2 - 8°C.

Non congelare e scongelare ripetutamente.

**AVVERTENZE E PRECAUZIONI**

1. Solo per utilizzatori professionisti.
2. Questo prodotto è da utilizzare per diagnostica in vitro.
3. Questo prodotto deve essere maneggiato da personale esperto che osservi le norme procedurali di laboratorio. Una volta aggiunte le cellule umane al terreno, questo deve essere maneggiato come potenzialmente infetto. Per l'utilizzo dei reagenti e il loro smaltimento si devono osservare tutte le direttive locali o nazionali.

4. Questo prodotto è potenzialmente irritante per gli occhi, il sistema respiratorio e la pelle. Può essere nocivo se ingerito. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione e l'ingestione. Può causare reazioni allergiche in individui sensibili.

**INDICAZIONI DI UTILIZZO**

1. Scongellare il flacone di MethoCult™ Cell Wash Medium mettendolo il giorno prima a 2 - 8°C oppure a temperatura ambiente (15 - 25°C) fino a scongelamento avvenuto. Se sono mantenute le condizioni di sterilità, il terreno scongelato può essere conservato per un mese a 2 - 8°C.
2. Il campione di partenza ed il metodo per processare le cellule variano e dipendono dal laboratorio. Si consiglia di lavare e diluire le cellule nel MethoCult™ Cell Wash Medium.
3. I saggi ematopoietici CFU sono eseguiti seguendo le istruzioni relative al terreno in metilcellulosa MethoCult™ GF con citochine ricombinanti elencati nella Descrizione del prodotto.

**ASSISTENZA TECNICA**

Per assistenza tecnica, contattarci per e-mail all'indirizzo [techsupport@stemcell.com](mailto:techsupport@stemcell.com) o telefonare al numero **+1.604.877.0713**, o al numero verde europeo **00800 7836 2355**. Per ulteriori informazioni visitare [www.stemcell.com](http://www.stemcell.com).

Se avete bisogno di una copia stampata oppure di una versione tradotta di questo documento in una certa lingua contattate il supporto tecnico.

**EC REP MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany

|                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b><br>Numero di catalogo o di riferimento                                                                                  | <b>LOT</b><br>Lotto                                                                                                           | <br>Usare prima: AAAA-MM                   |
| <br>Attenzione, consultare i documenti allegati | <b>IVD</b><br>Dispositivo medico diagnostico in vitro                                                                         | <br>Conservare entro limiti di temperatura |
| <b>CE</b><br>Marchio CE                                                                                                            | <br>ID del produttore (nome e indirizzo) | <b>EC REP</b><br>Rappresentante autorizzato EC dalla Comunità Europea                                                           |

 **STEMCELL Technologies Inc** | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | [www.stemcell.com](http://www.stemcell.com)

**For Technical Assistance**

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

e-mail: [techsupport@stemcell.com](mailto:techsupport@stemcell.com)**EC REP****MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #28984

Version 2.1.1

2015

**MethoCult™ Cell Wash Medium****REF 87700****100 mL****VERWENDUNG**

MethoCult™ Zell-Waschmedium (MethoCult™ Cell Wash Medium) ist zur Vorbereitung von humanen hämatopoietischen Zellproben für koloniebildender Zell-Ansätze (CFU-Assays) mit MethoCult™ Methylzellulose Medium bestimmt. Das Medium wird zum Waschen und zur Verdünnung der Zellen benutzt und eignet sich für die Verwendung mit humanem Knochenmark (KM), mobilisiertem Peripherblut (MPB), Peripherblut (PB) und Nabelschnurblut (NSB).

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

MethoCult™ Cell Wash Medium ist ein Zusatzprodukt für die Verwendung mit MethoCult™ GF Methylzellulose Medium with Recombinant Cytokines (Katalognr. 84434, 84435, 84444, 84445, 84535, 84545, 84534, 84544) und MethoCult™ Express (Katalognr. 04437).

**Bestandteile umfassen:**

- Fötale Kälberserum
- Iscove's MDM

**QUALITÄTSKONTROLLE**

MethoCult™ Cell Wash Medium ist steril gefiltert und aseptisch abgefüllt. Das verwendete fötale Kälberserum wurde auf Eignung für humane CFU Kulturen vorgetestet. Jede Lot MethoCult™ Cell Wash Medium wird gemäß USP Verfahrensweisen auf Sterilität getestet. Ein Analysezeugnis ist auf Anfrage erhältlich.

**LAGERUNG UND HALTBARKEIT**

Bei -15 bis -25°C lagern. Produktstabilität bei -15 bis -25°C bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum. Haltbar für einen Monat bei 2 - 8°C.

Nicht wiederholt auftauen und einfrieren.

**WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN**

1. Nur für qualifizierte Anwender.
2. Dieses Produkt ist Zur Verwendung als In-vitro-Diagnostikum.
3. Dieses Produkt sollte nur von ausgebildetem Personal unter Beachtung von GLP Bestimmungen angewandt werden. Nach dem Zusatz von humanen Zellen ist es als potentiell biologischer Gefahrstoff zu betrachten und gemäß den dafür geltenden Vorschriften oder Vorsichtsmaßnahmen bei Umgang und Entsorgung zu behandeln.

4. Dieses Produkt kann zu Reizungen von Augen, Atemwegen und Haut führen. Es kann bei Einnahme auch gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden, nicht einatmen oder schlucken. Kann bei empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen.

**HANDHABUNG UND GEBRAUCHSANLEITUNG**

1. MethoCult™ Cell Wash Medium über Nacht im Kühlschrank (2 - 8°C) oder bei Raumtemperatur (15 - 25°C) auftauen. Aufgetautes Medium kann unter sterilen Bedingungen für einen Monat bei 2 - 8°C aufbewahrt werden.
2. Humane Zellen werden entsprechend den individuellen Laboranforderungen verarbeitet. Es wird empfohlen, Zellproben in MethoCult™ Cell Wash Medium zu waschen und zu verdünnen.
3. Hämatopoietische CFU-Assays werden gemäß der Gebrauchsanleitung für MethoCult™ GF Methylzellulose Medium mit rekombinanten Zytokinen (unter Produktbeschreibung aufgelistet) durchgeführt.

**TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG**

Weitere technische Unterstützung erhalten Sie, indem Sie eine E-Mail an [techsupport@stemcell.com](mailto:techsupport@stemcell.com) senden, oder telefonisch unter **+1.604.877.0713**, oder der Europäischen gebührenfreie Telefonnummer **00800 7836 2355**.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.stemcell.com](http://www.stemcell.com).

Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar oder eine übersetzte Version dieses Dokuments in einer bestimmten Sprache benötigen, wenden Sie sich bitte an die technische Unterstützung.

**EC REP MDSS GmbH**

Schiffgraben 41


30175 Hannover, Germany

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REF</b><br>Katalog oder Referenznummer                                                                                           | <b>LOT</b><br>Lotnummer                                                                                                             | <br>Verbrauch bis: JJJJ-MM                       |
| <br>Vorsicht, beiliegende Dokumentation beachten | <b>IVD</b><br>In Vitro Diagnostisches Medizinprodukt                                                                                | <br>Für Lagerung innerhalb der Temperaturgrenzen |
| <br>CE Zeichen                                   | <br>Hersteller Identifikation (Name & Adresse) | <b>EC REP</b><br>Autorisierter Händler innerhalb der EU                                                                               |

STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | [www.stemcell.com](http://www.stemcell.com)**For Technical Assistance**

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

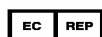e-mail: [techsupport@stemcell.com](mailto:techsupport@stemcell.com)**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #28984

Version 2.1.1

2015