



RosetteSep™ DM-L Density Medium

REF 15705

100 mL

ENGLISH

INTENDED USE

RosetteSep™ DM-L Density Medium is a density separation medium designed specifically for use with RosetteSep™ cocktails for the enrichment of specific human lymphocyte populations from whole blood.

PRODUCT SPECIFICATIONS

RosetteSep™ DM-L Density Medium

REF #15705

Density: 1.081 g/mL

QUALITY CONTROL

RosetteSep™ DM-L Density Medium is manufactured using aseptic technique and tightly controlled processes. Each lot of RosetteSep™ DM-L Density Medium is sterility tested according to USP methods.

STORAGE AND STABILITY

Store at 15 - 25°C. Storage at 2 - 8°C is acceptable, but ensure that the medium equilibrates to 15 - 25°C and invert bottle to mix contents before use. Keep protected from direct light. Product stable at 15 - 25°C until expiry date (EXP) on label.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. For professional users only.
2. This product is for in vitro diagnostic use.
3. Do not use bottle if contents have leaked. Unused density medium may be disposed of according to standard laboratory procedures for non-hazardous liquids.
4. This product should be handled by trained personnel observing good laboratory practices. Once this product is added to human cells, treat the suspension as potentially biohazardous. Handling of reagents and disposal of wastes should observe all local, state, or national regulations.
5. This product is a potential irritant to eyes, respiratory system, and skin. This product may also be harmful if ingested. Avoid exposure through skin, eye contact, inhalation, and ingestion.

HANDLING AND DIRECTIONS FOR USE

For a list of RosetteSep™ cell enrichment kits this product can be used with, please see the Related Products section on this Product Information Sheet. Please refer to the relevant RosetteSep™ Product Information Sheets for detailed instructions.

Note: Should not be used with RosetteSep™ Human Monocyte (Catalog #15028) or RosetteSep™ Human Progenitor (Catalog #15276, 15026, 15126, 15027 or 15128) Enrichment Cocktails. The density of RosetteSep™ DM-L Density Medium is not optimized for the isolation of these cell types.

RELATED PRODUCTS

PRODUCT	CATALOG #
<i>Included in:</i>	
RosetteSep™ HLA Lymphoid Cell Enrichment Kit	15271HLA
<i>Recommended for use with:</i>	
RosetteSep™ Human T Cell Enrichment Cocktail	15021/15061
RosetteSep™ Human CD4 ⁺ T Cell Enrichment Cocktail	15022/15062
RosetteSep™ Human CD8 ⁺ T Cell Enrichment Cocktail	15023/15063
RosetteSep™ Human B Cell Enrichment Cocktail	15024/15064
RosetteSep™ Human Total Lymphocyte Enrichment Cocktail	15223/15263
RosetteSep™ HLA T Cell Enrichment Cocktail	15061HLA/ 15081HLA
RosetteSep™ HLA B Cell Enrichment Cocktail	15064HLA/ 15084HLA
RosetteSep™ HLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktail	15263HLA/ 15283HLA



STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

e-mail: techsupport@stemcell.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #29684

Version 3.3.1

2015

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical support, please contact us by email at techsupport@stemcell.com or call either **+1.604.877.0713** or the European Toll-Free number 00800 7836 2355. For more information please visit www.stemcell.com.

If you require a printed copy or a translated version of this document in a certain language please contact technical support.

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

REF Catalog or reference number	LOT Batch code	 Use by: YYYY-MM
 Caution, consult accompanying documents	IVD In Vitro Diagnostic Medical Device	 For storage within temperature limits
 CE Mark	 Manufacturers identification (name & address)	EC REP Authorized EC representative in the European Community

 **STEMCELL Technologies Inc** | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance
Tel: +1.604.877.0713
European Toll-Free Number: 00800 7836 2355
e-mail: techsupport@stemcell.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover • Germany



Document #29684
Version 3.3.1
2015

FRANÇAIS

Milieu de Gradient de Densité DM-L RosetteSep™

REF 15705

100 mL

UTILISATION CONSEILLÉE

Le milieu de gradient de densité DM-L RosetteSep™ est un milieu permettant une séparation sur gradient de densité. Ce produit est spécialement conçu pour une utilisation avec les cocktails RosetteSep™ pour l'enrichissement de populations de lymphocytes humains spécifiques tirées de sang total.

COMPOSITION

Milieu de Gradient de Densité DM-L RosetteSep™

REF N° : 15705

Densité: 1,081 g/mL

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Le Milieu de Gradient de Densité DM-L RosetteSep™ est fabriqué en milieu stérile au moyen de processus strictement contrôlés. Chaque lot de Milieu de Gradient de Densité DM-L RosetteSep™ est testé pour la stérilité selon les méthodes USP.

CONSERVATION ET STABILITÉ

Conservation à 15 - 25°C. La conservation à 2 - 8°C est acceptable, mais vérifier que le milieu de gradient s'équilibre à 15 - 25°C et retourner la bouteille afin de mélanger le contenu avant utilisation. Protéger de la lumière directe. Produit stable à 15 - 25°C jusqu'à sa date d'expiration, comme indiqué sur l'étiquette.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

1. Réservé aux professionnels.
2. Réservé à un usage de diagnostic in vitro.
3. Ne pas utiliser le milieu de gradient de densité en cas de fuite du contenu des flacons. Tout le milieu de gradient de densité inutilisé doit être jeté conformément aux procédures de laboratoire standards relatives aux liquides non dangereux.
4. Ce produit doit être manipulé par du personnel qualifié selon les bonnes pratiques de laboratoire. Une fois ce produit ajouté aux cellules humaines, la suspension doit être considérée comme potentiellement un danger biologique. La manipulation des réactifs et l'élimination des déchets doivent respecter l'ensemble de la réglementation locale, étatique ou nationale.
5. Ce produit est potentiellement irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. Ce produit peut également être dangereux en cas d'ingestion. Éviter toute exposition cutanée, contact avec les yeux, l'inhalation et l'ingestion.

MANIPULATION ET MODE D'EMPLOI

Pour obtenir une liste des kits d'enrichissement en cellules RosetteSep™ pouvant être utilisés avec ce produit, veuillez vous référer à la section Produits connexes de cette Fiche d'informations produit. Veuillez vous référer aux Fiches d'informations produit RosetteSep™ correspondantes pour obtenir des instructions détaillées.

Note : Ne pas utiliser avec les cocktails d'enrichissement en Monocytes Humains RosetteSep™ (Référence N°: 15028) ou en Cellules Souches Humaines RosetteSep™ (Référence N° 15276, 15026, 15126, 15027 ou 15128). La densité du Milieu de Gradient de Densité DM-L RosetteSep™ n'est pas optimisée pour l'isolation de ces types de cellules.

PRODUITS CONNEXES

PRODUIT	RÉFÉRENCE N°
<i>Inclus dans :</i>	
RosetteSep™ HLA Kit d'Enrichissement en Cellules Lymphoïdes	15271HLA
<i>Recommandé pour une utilisation avec :</i>	
Cocktail d'Enrichissement en Cellules T Humaines RosetteSep™	15021/15061
Cocktail d'Enrichissement en Cellules T CD4 ⁺ Humaines RosetteSep™	15022/15062
Cocktail d'Enrichissement en Cellules T CD8 ⁺ Humaines RosetteSep™	15023/15063
Cocktail d'Enrichissement en Cellules B Humaines RosetteSep™	15024/15064
Cocktail d'Enrichissement en Lymphocytes Totaux Humains RosetteSep™	15223/15263
RosetteSep™ HLA Cocktail d'Enrichissement en Cellules T	15061HLA/ 15081HLA
RosetteSep™ HLA Cocktail d'Enrichissement en Cellules B	15064HLA/ 15084HLA
RosetteSep™ HLA Cocktail d'Enrichissement en Lymphocytes Totaux	15263HLA/ 15283HLA



STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

e-mail: techsupport@stemcell.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #29684

Version 3.3.1

2015

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour joindre l'assistance technique, veuillez nous contacter par email à l'adresse : techsupport@stemcell.com ou par téléphone au numéro: +1.604.877.0713, ou le numéro sans frais européenne: 00800 7836 2355.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site: www.stemcell.com.

Si vous avez besoin d'un duite en une certaine langue de ce document, veuillez contacter l'assistance technique.

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

REF Référence du catalogue	LOT Numéro de lot	 Utiliser avant: AAAA-MM
 Attention: voir notice d'instructions	IVD Dispositif médical de diagnostic In vitro	 Limites de températures
 Marquage CE	 Fabriquant (nom et adresse)	EC REP Représentant autorisé dans la Communauté Européenne

 STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance
Tel: +1.604.877.0713
European Toll-Free Number: 00800 7836 2355
e-mail: techsupport@stemcell.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover • Germany



Document #29684
Version 3.3.1
2015

ESPAÑOL

RosetteSep™ DM-L Medio de Densidad

REF 15705

100 mL

USO PREVISTO

El RosetteSep™ DM-L Medio de Densidad es un medio de separación de densidad diseñado específicamente para su uso con los cócteles RosetteSep™ para el enriquecimiento de poblaciones de linfocitos humanos específicos de sangre total.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RosetteSep™ DM-L Medio de Densidad

REF N.º 15705

Densidad: 1,081 g/mL

CONTROL DE CALIDAD

El RosetteSep™ DM-L Medio de Densidad se fabrican de forma aséptica utilizando procesos estrictamente controlados. Cada lote de RosetteSep™ DM-L Medio de Densidad se somete a pruebas de esterilidad según los métodos USP (farmacopea estadounidense).

CONSERVACIÓN Y LA ESTABILIDAD

Conservar a una temperatura de entre 15 y 25°C. La conservación a temperaturas entre 2 y 8°C es aceptable, pero es necesario asegurarse de que el medio se atempera a entre 15 y 25°C e invertir el frasco para mezclar el contenido antes de su uso. Proteger de la luz directa. El producto permanece estable a una temperatura de entre 15 y 25°C hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Destinado únicamente a usuarios profesionales.
2. Este producto está para uso diagnóstico in vitro.
3. No utilizar el medio densidad si se ha producido una fuga del contenido del vial. El medio de densidad no utilizado se puede desechar de acuerdo a los procedimientos estándar de laboratorio para líquidos no peligrosos.
4. Este producto debe ser manipulado por personal capacitado observando las buenas prácticas de laboratorio. Una vez que se ha añadido el producto a células humanas, la suspensión debe tratarse como peligro biológico potencial. La manipulación de los reactivos y el tratamiento de los residuos deberán realizarse observando toda la normativa local, estatal o nacional.
5. Este producto puede irritar los ojos, el sistema respiratorio y la piel. Este producto también puede ser perjudicial si se ingiere. Evitar la exposición sobre la piel, el contacto con los ojos, la inhalación y la ingestión.

MANIPULACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO

Para consultar una lista de los kits de enriquecimiento celular RosetteSep™ con los que se puede usar este producto, remítase a la sección Productos relacionados de este prospecto. Consulte las instrucciones detalladas en los prospectos de los productos RosetteSep™ pertinentes.

Nota: No debe utilizarse con los cócteles de enriquecimiento RosetteSep™ Human Monocyte (n.º de catálogo 15028) o RosetteSep™ Human Progenitor (n.º de catálogo 15276, 15026, 15126, 15027 o 15128). La densidad de RosetteSep™ DM-L Medio de Densidad no está optimizada para el aislamiento de otros tipos de células.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PRODUCTO	N.º DE CATÁLOGO
<i>Incluido en:</i>	
RosetteSep™ HLA Kit para Enriquecimiento de Células Linfoides	15271HLA
<i>Se recomienda utilizarlo con:</i>	
RosetteSep™ para Enriquecimiento de Linfocitos T Humanos	15021/15061
RosetteSep™ para Enriquecimiento de Linfocitos T CD4 ⁺ Humanos	15022/15062
RosetteSep™ para Enriquecimiento de Linfocitos T CD8 ⁺ Humanos	15023/15063
RosetteSep™ para Enriquecimiento de Linfocitos B Humanos	15024/15064
RosetteSep™ para Enriquecimiento de Linfocitos Humanos Totales	15223/15263
RosetteSep™ HLA para Enriquecimiento de Linfocitos T	15061HLA/ 15081HLA
RosetteSep™ HLA para Enriquecimiento de Linfocitos B	15064HLA/ 15084HLA
RosetteSep™ HLA para Enriquecimiento de Linfocitos Totales	15263HLA/ 15283HLA




STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

e-mail: techsupport@stemcell.com

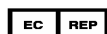

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #29684

Version 3.3.1

2015

ASISTENCIA TÉCNICA

Si necesita asistencia técnica, envíenos un correo electrónico a techsupport@stemcell.com o llame al **+1.604.877.0713**, o llame al número gratuito Europea **00800 7836 2355**.

Para más información, entre en www.stemcell.com.

Si necesita una copia impresa o una versión de este documento traducido a un determinado idioma, no dude en ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

EC REP MDSS GmbH

Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

REF Número de catálogo o de referencia	LOT Código de lote	 Usar hasta: AAAA-MM
 Precaución, consultar los documentos adjuntos	IVD Equipo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>	 Conservar dentro del rango de temperaturas
 Marca CE	 Identificación del fabricante (nombre y domicilio)	EC REP Representante autorizado para la Comunidad Europea

 **STEMCELL Technologies Inc** | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

e-mail: techsupport@stemcell.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #29684

Version 3.3.1

2015

ITALIANO

Mezzo di Densità RosetteSep™ DM-L

REF 15705

100 mL

UTILIZZO

Il Mezzo di Densità RosetteSep™ DM-L è un mezzo di separazione della densità inteso per l'uso con cocktail RosetteSep™ per l'arricchimento di popolazioni linfocitarie umane specifiche dal sangue intero.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Mezzo di Densità RosetteSep™ DM-L

REF N. 15705

Densità: 1,081 g/mL

CONTROLLI DI QUALITÀ

Il Mezzo di Densità RosetteSep™ DM-L è prodotto utilizzando una tecnica asettica e dei processi altamente controllati. Ogni lotto di Mezzo di Densità RosetteSep™ DM-L è sottoposto a test sulla sterilità conformi ai metodi USP.

CONSERVAZIONE E LA STABILITÀ

Conservare a una temperatura di 15 - 25°C. Lo stoccaggio a 2 - 8°C è accettabile, ma accertarsi che il mezzo si equilibri a 15 - 25°C e rovesciare il contenitore per mischiare il contenuto prima dell'uso. Tenere lontano dalla luce diretta. Prodotto stabile a 15 - 25°C fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta.

AVVERTIMENTI E PRECAUZIONI

1. Solo per utilizzatori professionisti.
2. Questo prodotto è da utilizzare per diagnostica in vitro.
3. Non usare il mezzo di densità in caso di perdite dalla fiala. Il mezzo di densità inutilizzati possono essere smaltiti in base alle procedure standard di laboratorio relative ai liquidi non pericolosi.
4. Il prodotto deve essere utilizzato da personale qualificato in base alle buone prassi di laboratorio. Una volta aggiunto il prodotto alle cellule umane, trattare la sospensione come potenzialmente biopernicosa. L'utilizzo di reagenti e lo smaltimento di scarti devono essere svolti in conformità alle disposizioni locali, statali o nazionali.
5. Questo prodotto è potenzialmente irritante per gli occhi, il sistema respiratorio e la pelle. Può inoltre essere dannoso se ingerito. Evitare l'esposizione alla pelle, il contatto con gli occhi, l'inalazione e l'ingestione.

INDICAZIONI DI UTILIZZO

Per un elenco dei kit di arricchimento cellulare RosetteSep™ con cui è possibile utilizzare questo prodotto, consultare la sezione Prodotti Correlati di questo Foglio informativo. Per istruzioni dettagliate fare riferimento ai Fogli informativi RosetteSep™ pertinenti.

N.B. Non utilizzare con cocktail di arricchimento RosetteSep™ Human Monocyte (Catalogo #15028) o RosetteSep™ Human Progenitor (N. di Catalogo #15276, 15026, 15126, 15027 o 15128). La densità di Mezzo di Densità RosetteSep™ DM-L non è ottimizzata per l'isolamento di questi tipi di cellule.

PRODOTTI CORRELATI

PRODOTTO	CATALOGO #
Compreso in:	
RosetteSep™ HLA - Kit di Arricchimento Cellulare Linfoide	15271HLA
Consigliato per l'uso con:	
RosetteSep™ Cocktail di Arricchimento Cellulare T	15021/15061
RosetteSep™ Cocktail di Arricchimento Cellulare CD4 ⁺ T	15022/15062
RosetteSep™ Cocktail di Arricchimento Cellulare CD8 ⁺ T	15023/15063
RosetteSep™ Cocktail di Arricchimento Cellulare B	15024/15064
RosetteSep™ Cocktail di Arricchimento Linfocita Totale	15223/15263
RosetteSep™ HLA Cocktail di Arricchimento Cellulare T	15061HLA/ 15081HLA
RosetteSep™ HLA Cocktail di Arricchimento Cellulare B	15064HLA/ 15084HLA
RosetteSep™ HLA Cocktail di Arricchimento Linfocita Totale	15263HLA/ 15283HLA




STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

e-mail: techsupport@stemcell.com

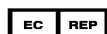

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #29684

Version 3.3.1

2015


ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, contattarci per e-mail all'indirizzo techsupport@stemcell.com o telefonare al numero **+1.604.877.0713**, o al numero verde europeo **00800 7836 2355**. Per ulteriori informazioni visitare www.stemcell.com.

Se avete bisogno di una copia stampata oppure di una versione tradotta di questo documento in una certa lingua contattate il supporto tecnico.

EC REP MDSS GmbH

Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

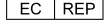 Numero di catalogo o di riferimento	 Lotto	 Usare prima: AAAA-MM
 Attenzione, consultare i documenti allegati	 Dispositivo medico diagnostico <i>in vitro</i>	 Conservare entro il limiti di temperatura
 Marchio CE	 ID del produttore (nome e indirizzo)	 Rappresentante autorizzato EC dalla Comunità Europea



STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

e-mail: techsupport@stemcell.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #29684

Version 3.3.1

2015

DEUTSCH

RosetteSep™ DM-L Density Medium

REF 15705

100 mL

INTENDIERTE ANWENDUNG

RosetteSep™ DM-L Density Medium ist ein Dichtemedium, das spezifisch für den Verwendung von RosetteSep™-Cocktails zur Anreicherung humaner Lymphozytenpopulationen aus Vollblut vorgesehen ist.

PRODUKTBESCHREIBUNG

RosetteSep™ DM-L Density Medium

REF Nr. 15705

Dichte: 1,081 g/mL

QUALITÄTSKONTROLLE

Der RosetteSep™ DM-L Density Medium wird unter aseptischen Bedingungen und mittels streng kontrollierter Verfahren hergestellt. Jede Charge RosetteSep™ DM-L Density Medium wird gemäß USP-Verfahrensweisen auf Sterilität getestet.

LAGERUNG UND STABILITÄT

Bei 15 - 25°C aufbewahren. Eine Lagerung bei 2 - 8°C ist zulässig, aber es ist zu gewährleisten, dass das Medium vor der Anwendung auf 15 - 25°C erwärmt wird. Bitte stellen Sie die Flasche vor der Nutzung einige Zeit auf den Kopf, damit sich der Inhalt vermischen kann. Vor direkter Lichteinstrahlung schützen. Produktstabilität bei 15 - 25°C bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Nur für die professionelle Anwendung.
2. Dieses Produkt ist Zur Verwendung als In-vitro-Diagnostikum.
3. Verwenden Sie keine Dichtemedium, wenn eine Beschädigung der Umverpackung vorliegt. Nichtverwendete Dichtemedium können gemäß den gängigen Laborverfahren für nicht gefährliche Flüssigkeiten entsorgt werden.
4. Die Handhabung dieses Produkts ist nur ausgebildetem Personal gestattet, das die Normen der guten Laborpraxis einhält. Wenn das Produkt humanen Zellen beigegeben wurde, ist die Suspension als potentiell biologisch gefährlich zu behandeln. Bei der Handhabung der Reagenzien und der Entsorgung von Abfallstoffen sind sämtliche regionalen oder nationalen Richtlinien einzuhalten.
5. Dieses Produkt kann Reizungen der Augen, des Atemsystems und der Haut verursachen. Das Produkt kann beim Verschlucken schädlich sein. Der Kontakt durch die Haut, Augenkontakt, Einatmung und orale Aufnahme sollten vermieden werden.

HANDHABUNG UND ANWENDUNGSHINWEISE

Eine Liste der RosetteSep™- Zellanreicherungs Cocktails, mit denen dieses Produkt verwendet werden kann, finden Sie im Abschnitt Ähnliche Produkte in dieser Produktinformation. Bitte lesen Sie die Produktinformationen der entsprechenden RosetteSep™-Produkte, um genaue Anweisungen zu erhalten.

Hinweis: Sollte nicht mit RosetteSep™ Human Monocyte (Katalognr. 15028) oder RosetteSep™ Human Progenitor (Katalognr. 15276, 15026, 15126, 15027 oder 15128) Anreicherungscocktails verwendet werden. Die Dichte von RosetteSep™ DM-L Density Medium wurde nicht für die Isolierung dieser Zelltypen optimiert.

ÄHNLICHE PRODUKTE

PRODUKT	KATALOGNR.
<i>Bestandteil von:</i>	
RosetteSep™ HLA Cocktail zur Anreicherung Lymphoide Zellen	15271HLA
<i>Empfohlen für die Verwendung mit</i>	
RosetteSep™ Cocktail zur Anreicherung Menschlicher T-Zellen	15021/15061
RosetteSep™ Cocktail zur Anreicherung Menschlicher CD4 ⁺ T-Zellen	15022/15062
RosetteSep™ Cocktail zur Anreicherung Menschlicher CD8 ⁺ T-Zellen	15023/15063
RosetteSep™ Cocktail zur Anreicherung Menschlicher B-Zellen	15024/15064
RosetteSep™ Cocktail zur Anreicherung Menschlicher T- und B-Lymphozyten	15223/15263
RosetteSep™ HLA Cocktail zur Anreicherung T- Zellen	15061HLA/ 15081HLA
RosetteSep™ HLA Cocktail zur Anreicherung B- Zellen	15064HLA/ 15084HLA
RosetteSep™ HLA Cocktail zur Anreicherung T- und B-Lymphozyten	15263HLA/ 15283HLA



STEMCELL Technologies Inc | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355


e-mail: techsupport@stemcell.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany

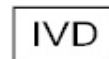

Document #29684

Version 3.3.1

2015

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Weitere technische Unterstützung erhalten Sie, indem Sie eine E-Mail an techsupport@stemcell.com senden, oder telefonisch unter **+1.604.877.0713**, oder der Europäischen gebührenfreie Telefonnummer **00800 7836 2355**.

Weitere Informationen finden Sie unter www.stemcell.com.

Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar oder eine übersetzte Version dieses Dokuments in einer bestimmten Sprache benötigen, wenden Sie sich bitte an die technische Unterstützung.

EC REP MDSS GmbH

Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

REF Katalog- oder Referenznummer	LOT Lotnummer	 Verbrauch bis: JJJJ-MM
 Vorsicht, beiliegende Dokumentation beachten	IVD Medizinisches Gerät für in-vitro-Diagnostik	 Für Lagerung innerhalb der Temperaturgrenzen
 CE ZeichenKennzeichnung	 Hersteller Identifikation (Name & Adresse)	EC REP Autorisierter Händler innerhalb der EU

 **STEMCELL Technologies Inc** | 1618 Station Street, Vancouver, BC | V6A 1B6 | Canada | www.stemcell.com

For Technical Assistance

Tel: +1.604.877.0713

European Toll-Free Number: 00800 7836 2355

e-mail: techsupport@stemcell.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover • Germany



Document #29684

Version 3.3.1

2015